

## 学生端操作指导

### 1.打开计算机

学生进入教室，找到自己的座位打开电脑，开机后系统会自动运行互动多媒体教学系统登陆到教师服务器。

### 2.互动系统的功能

菜单显示：可进入形态分析，进行图像的形态分析。

电子举手：老师即可知道学生要提问。

作业提交：可通过浏览选择文件。

学生交流：可选择要交流的学生，进行语音与文字的交流。

屏幕录制：可录制小的视频，点击屏幕回放可播放录制的视频。

图像采集：可将镜下看到的图像采集下来。

采集下来的图像在桌快捷方式“采集图片”文件夹下。

教师下发的作业在桌面的“作业接收”文件夹下。

### 3.操作结束后，关闭计算机。

4.注意：不要使用存储设备，以免感染病毒；不可随意更改电脑分辨率，贵重设备请爱护。

打开显微镜电源开关，将双目瞳距调节到适当的角度；调节显微镜光源亮度，物镜转换到 4X；放上切片调整到自己需要看的视野，打开采集程序，对在显示器调节双目瞳距至清晰图像。再将物镜转换到所需倍数，微动调节焦距至清晰图像，拍下特征清晰的图像，供分析或研究用。